




Paraffinspender rund 43900

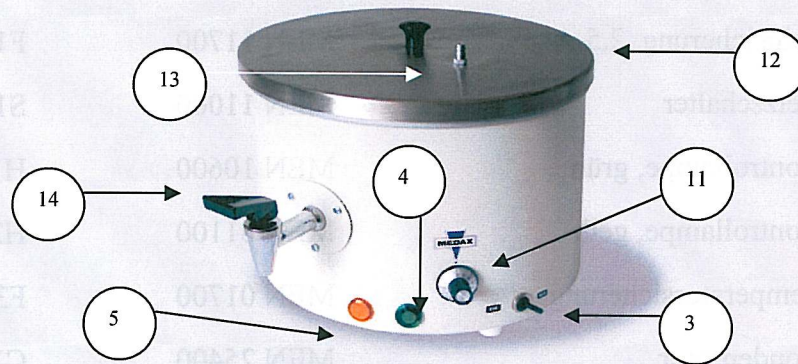

Bedienungsanleitung

- 1) Paraffinbehälter mit Paraffin füllen und mittels Deckel wieder verschließen.
- 2) Gerät mit Netzspannung versorgen.
- 3) Reglerknopf - 11 - auf Stellung 10 (90°C) bringen.
- 4) Netzschalter - 3 - einschalten. Beide Kontroll-Lampen - 4 - + - 5 - leuchten auf.
Das zeitweise Erlöschen und wieder aufleuchten der gelben Heizungskontroll-Lampe - 5 - ist reglerbedingt.
- 5) Nach Schmelzen des Paraffins (ca. 1 Stunde) muss je nach Art des verwendeten Paraffins auf eine niedrigere Temperaturstufe zurückgestellt werden. (Z. B. 62°C – Reglerknopf zwischen Stellung 8 + 9 einstellen. Der geringe Einstellbereich im letzten Drittel des Skalenknopfes ist thermostatisch bedingt.)
Die eingestellte Temperatur wird durch den Temperaturregler konstant eingehalten.
- 6) Schlaucholivenanschluss - 13 - am Deckel - 12 - zum Anschluss an eine Vakuumpumpe zwecks Absaugung der Lösungsrückstände und schnellen Paraffindurchtränkung von Gewebeproben unter Vakuum.
- 7) Durch Niederdrücken des Betätigungshebels des Abfüllhahnes - 14 - kann Paraffin in der gewünschten Menge entnommen werden. Ausflussmenge durch Fingerdruck regulierbar.
- 8) Abschalten des Gerätes nur mittels Netzschalter - 3 - vornehmen.

Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt!

MEDAX GmbH & Co. KG
Kieler Str. 211, D-24768 Rendsburg
Tel.: +49-(0)4331-136-870, Fax: +49-(0)4331-136-838
e-mail: info@MEDAX-Kiel.de
www.MEDAX-Kiel.de

Ersatzteilliste

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	
1	Gerätestecker-Kombination	MEN 28100	
2	Feinsicherung, 2,5 A	MEN 11700	F1 / F2
3	Netzschalter	MEN 11000	S1
4	Kontrolllampe, grün	MEN 10600	H1
5	Kontrolllampe, gelb	MEN 01100	H2
6	Temperatursicherung	MEN 01700	F3
7	Kondensator	MEN 25400	C1
8	Bi-Regler	MEN 00100	B1 / B2
9	Bodenheizkörper, 300W	MEN 10000	E1
10	Hahnheizkörper, 50W	MEN 05600	E2
11	Knopf	MEN 01800	

Schaltbild

