




## Paraffinstreckbad, 24900, 25900

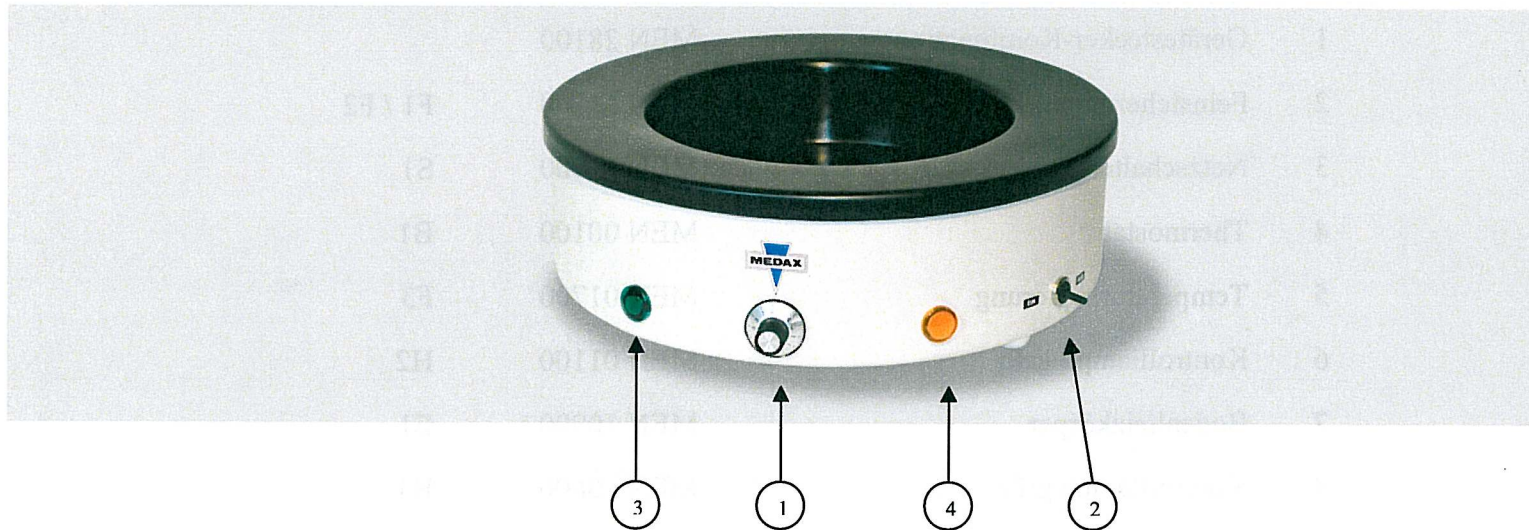

### Bedienungsanleitung

1. Behälter möglichst mit destilliertem Wasser füllen.
2. Halter mit Thermometer auf den Wasserbadrand auflegen.
3. Gerät mit Netzspannung versorgen.
4. Reglerknopf „1“ einstellen.  
Niedrigere oder höhere Temperaturen sind durch Links- oder Rechtsdrehung des Reglerknopfes einstellbar.
5. Netzschalter „2“ einschalten. Beide Kontrolllampen „3“ + „4“ leuchten auf. Das zeitweise Erlöschen und wieder Aufleuchten der gelben Heizungskontrolllampe ist durch den Regler bedingt. Die Temperatur des Wassers ist am Kontrollthermometer ablesbar.
6. Es ist darauf zu achten, daß immer genügend Wasser im Behälter vorhanden ist.
7. Abschalten des Gerätes nur mittels Netzschalter „2“ vornehmen.
8. Um eine Verunreinigung zu verhindern, empfehlen wir das Wasserbad bei Nichtbenutzung mit dem Wasserbad-Deckel (Best.-Nr. 24000 oder 25000) abzudecken.

#### ACHTUNG

**Das Gerät darf niemals mit leerem Behälter aufgeheizt werden.**


**Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.**



## Ersatzteilliste

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	
1	Gerätestecker-Kombination	MEN 28100	
2	Feinsicherung, 2,5 A	MEN 11700	F1 / F2
3	Netzschalter	MEN 11000	S1
4	Thermostat	MEN 00100	B1
5	Temperatursicherung	MEN 01700	F3
6	Kontrolllampe gelb	MEN 01100	H2
7	Bodenheizkörper	MEN 10900	E1
8	Kontrolllampe grün	MEN 10600	H1
9	Kondensator	MEN 25400	C1
10	Knopf	MEN 01800	
11	Kontrollthermometer	MEN 01300	

## Schaltbild

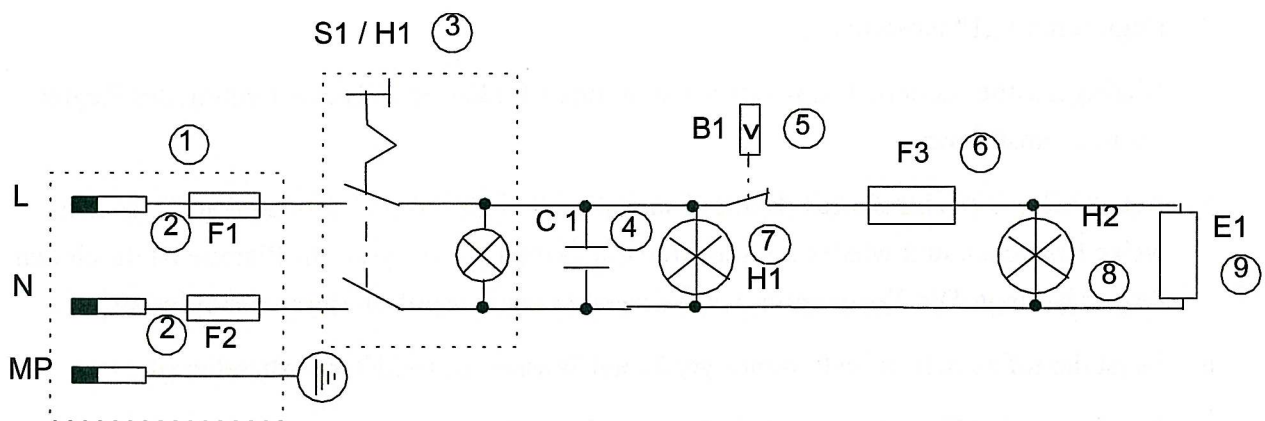

**MEDAX GmbH & Co. KG**

Kieler Str. 211, D-24768 Rendsburg

Tel.: 04331 136 870, Fax: 04331 136 838

e-mail: [info@medax-kiel.de](mailto:info@medax-kiel.de)

[www.medax-kiel.de](http://www.medax-kiel.de)

Technische Änderungen vorbehalten, Dez. 05